

## 多管自动涡旋混合器

产品编号	产品名称	包装
EVTX36	多管自动涡旋混合器	1台

### 产品简介:

- 多管自动涡旋混合器用于单管或多管1.5ml离心管样品的自动涡旋混合，最多可达36管。适合一次性混合多管样品，特别适合需较长时间涡旋混合的多管样品。
- 样品放置到振动架上后，样品可自动涡旋混匀，不必用手拿着样品，无需忍受手指和样品一起涡旋之苦。
- 根据实验需要，本仪器的涡旋混合速度可调。
- 本仪器振动架采用了弹性悬挂设计，样品振动时仪器振动很小，不容易对涡旋混合器附件的其它操作产生影响。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
EVTX36	多管自动涡旋混合器	1台
—	说明书	1份

### 技术参数:

电源	220V, 50Hz
功率	10W
最高转速	2800rpm
混合速度	可调
最大样品数	1.5ml*36

### 注意事项:

- 宜存放于阴凉干燥处。
- 接通电源后，仅可操作仪器的开关或仪器面板上的其它按钮或旋钮，不可对运转中的仪器进行其它任何操作，谨防触电或造成机械性损伤。
- 放置或取出样品时请先关闭电源。

### 使用说明:

1. 确认仪器电源处于关闭状态，并且速度旋钮调节至最小速度。
2. 放置有样品的1.5ml离心管。
3. 打开电源。
4. 慢慢调节速度旋钮至所需速度。此时样品管即开始自动涡旋混合。
5. 样品混合结束，将速度旋钮调节至最小，随后关闭电源。
6. 取出样品管即完成本次混合操作。