





碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology 订货热线: 400-168-3301或800-8283301

订货e-mail: order@beyotime.com 技术咨询: info@beyotime.com 网址: http://www.beyotime.com

Western半干法转膜液

产品编号	产品名称	包装
P0021D	Western半干法转膜液	10L

产品简介:

- > 碧云天生产的Western半干转法膜液(Western Semi-dry Transfer Buffer)可以用于Western时半干法电转膜。
- > 本Western半干法转膜液是一种安全无毒的转膜液,没有使用剧毒的甲醇,也没有使用其它的有毒试剂。
- ▶ 配制Western 半干法转膜液的方法非常便捷,不需要调节pH值。
- ➤ 本Western转膜液共10瓶,每瓶可以配制1升Western半干转膜液,共可以配制10升。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装	
P0021D	Western半干法转膜液(粉剂)	P0021C×10瓶	
_	说明书	1份	

保存条件:

室温保存,两年有效。

注意事项:

- ➤ 配制好的半干法转膜液可室温或4°C保存。配制好的半干法转膜液长期存放后,如果颜色变成浅棕色或黄褐色,应丢弃。
- ▶ 需使用分析纯级别的乙醇或纯度更高的乙醇。
- ▶ 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- ▶ 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

- 1. 取一瓶可以配制1升Western转膜液的粉剂,倒入到一洁净的烧杯中,加入蒸馏水到约700毫升,溶解。
- 2. 加入200毫升无水乙醇或210毫升95%乙醇,混匀。
- 3. 在量筒中用蒸馏水定容到1升。混匀后即可使用,无需调节pH值。没有用完的转膜液可室温或4℃保存,通常两周内使用没有任何问题。当转膜液颜色变为浅棕色或黄褐色时,应该丢弃。
- 4. 详细的Western操作可以参考我们的相关网页: http://www.beyotime.com/support/western.htm。

Version 2016.12.05