

BeyoECL 超灵敏化学发光试剂盒系列



Hot


更高灵敏度！更长发光时间！
Western blot 更佳选择！

产品特点

- **灵敏度高** 对于辣根过氧化物酶 HRP 的检测灵敏度可达飞克级，从 Plus，Star 到 Moon，不同灵敏度产品满足不同需求
- **发光时间更长** 发光强度稳定，20 分钟内无明显下降
- **产品稳定性好** 4℃避光保存，一年有效；37℃水浴 30 天，检测效果无影响
- **背景极低，适用性好** 对 PVDF 膜和 NC 膜均适用
- **性价比高** 价格仅为国外同类产品四分之一


检测效果

- **发光稳定性高：** 20 分钟发光稳定，120 分钟后发光效果仍然良好。

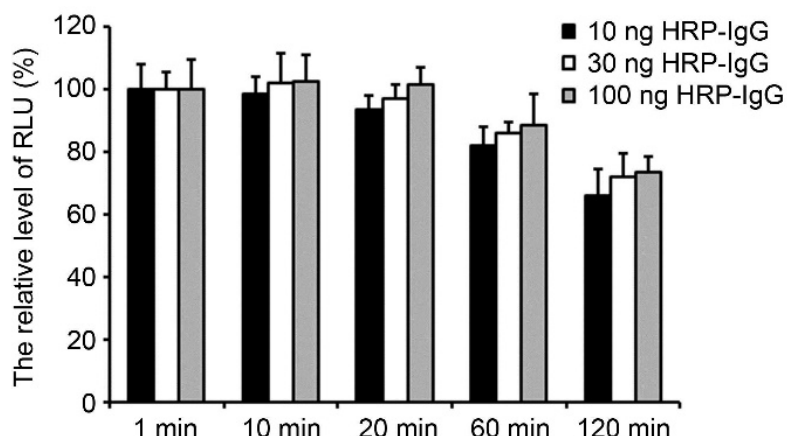

BeyoECL 发光稳定性测试。 10 纳克/微升 HRP-IgG 中，加入 BeyoECL Star 工作液后在不同时间点通过化学发光仪检测化学发光。检测数据显示 20 分钟后发光无明显减弱，120 分钟后仍保留 70% 初始发光强度。检测不同剂量 HRP-IgG，20 分钟后发光效果几乎不变，120 分钟后发光效果仍然良好。

- **灵敏度测试:** BeyoECL Star 与 T 公司同类产品 SuperSignal West Dura 相当; BeyoECL Moon 则进一步增强。

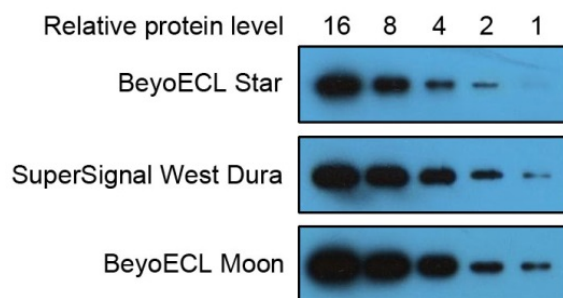

Western 检测灵敏度灵敏度。实验过程中除发光试剂外，其余条件完全相同。

BeyoECL 超灵敏化学发光试剂盒系列，总有一款适合您！

产品信息

产品编号	产品名称	产品包装
P0018	BeyoECL Plus (超敏 ECL 化学发光试剂盒)	共 100ml
P0018A	BeyoECL Star (特超敏 ECL 化学发光试剂盒)	共 100ml
P0018FFT	BeyoECL Moon (极超敏 ECL 化学发光试剂盒) (试用装)	共 20ml
P0018F	BeyoECL Moon (极超敏 ECL 化学发光试剂盒)	共 100ml

产品使用文献摘录

- Li SJ, Sun SJ, Gao J, Sun FB. Wogonin induces Beclin-1/PI3K and reactive oxygen species-mediated autophagy in human pancreatic cancer cells. *Oncol Lett*. 2016 Dec; 12(6): 5059-5067.
- Cao L, Li R, Chen X, Xue Y, Liu D. Neougongin A Inhibits Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Responses via Downregulation of the NF- κ B Signaling Pathway in RAW 264.7 Macrophages. *Inflammation*. 2016 Dec; 39(6): 1939-1948.
- Hu H, Ma Y, Ye B, Wang Q, Yang T, Lv J, Shi J, Wu H, Xiang M. The role of Efr3a in age-related hearing loss. *Neuroscience*. 2017 Jan 26; 341: 1-8.

订货服务方式

E-mail: order@beyotime.com
 QQ : 4001683301
 热线: 400-1683301
 800-8283301
 在线订购: www.beyotime.com

上海碧云天生物技术有限公司

地址: 上海市松江区新飞路 1500 弄松江科技创业中心 5 号/30 号/68 号楼
 邮编: 201611
 网站: www.beyotime.com
 热线: 400-1683301 或 800-8283301
 Email: info@beyotime.com



碧云天网站



微信公众号